




ANWEISUNGEN FÜR **WHIRL-PAK**® PROBENBEUTEL

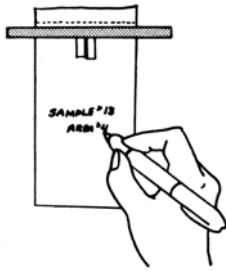

1. Beschriften Sie den Beutel mit den erforderlichen Informationen.

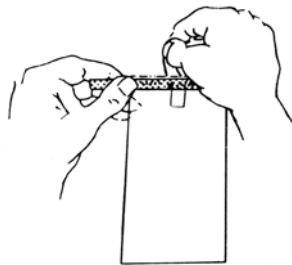


2. Reißen Sie den oberen Beutelrand an der Perforation ab.

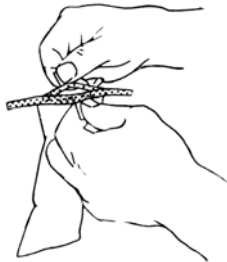


3. Öffnen Sie den Beutel mit den seitlichen Aufreiβblaschen. Ziehen Sie gegebenenfalls am unteren Beutelrand, um den Beutel vollständig zu öffnen.



4. Deponieren Sie die flüssige oder feste Probe in den Beutel. Lassen Sie genügend Platz zum Schließen und Mischen.

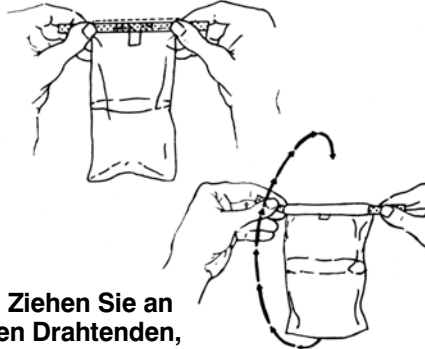

5. Ziehen Sie an den Drahtenden, um den Beutel zu schließen. Halten Sie den Beutel an den Drahtenden und rotieren Sie den Beutel drei volle Umdrehungen, um diesen dicht zu verschließen. Das Rotieren des Beutels garantiert den dichtesten Verschluss. Sie können größere Beutel verschließen, indem Sie die Aufreiβblasche so straff wie möglich zusammenfalten.

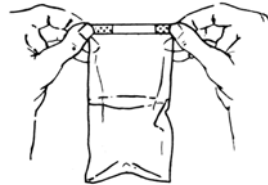

6. Knicken Sie anschließend die Drahtenden um.

Nasco

Fort Atkinson, Wisconsin — Modesto, California

800-558-9595

www.eNasco.com • E-mail info@eNasco.com

Newmarket, Ontario, Canada

800-668-0600

B01089WA-German
RV 4-06