




## FOGLIETTO ILLUSTRATIVO PER SACCHETTI **WHIRL-PAK**<sup>®</sup>

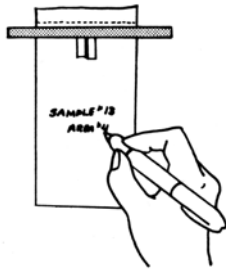


1. Se necessario, etichettare il sacchetto con informazioni relative al campione.

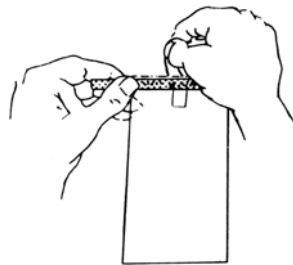


2. Staccare la parte superiore del sacchetto seguendo la perforazione.

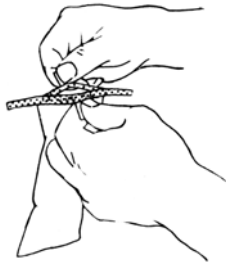


3. Tirare le linguette su ciascun lato del sacchetto per aprire. Una leggera trazione sul fondo del sacchetto facilita l'apertura completa.

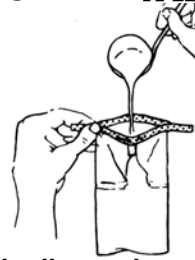

4. Inserire il campione, liquido o solido, nel sacchetto. Lasciare spazio sufficiente in cima per chiudere e miscelare, se necessario.

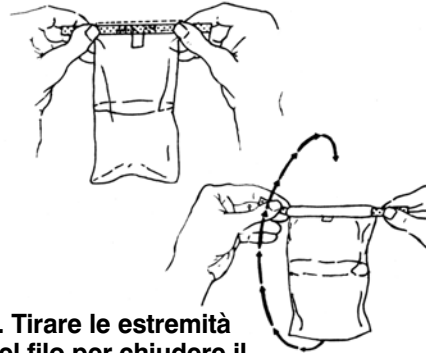

5. Tirare le estremità del filo per chiudere il sacco. Tenendo il sacco sospeso da ciascuna estremità del filo, farlo girare velocemente fino a compiere tre giri completi al fine di assicurare una chiusura ermetica. Facendo girare il sacco si assicura la tenuta migliore. I sacchi di maggiori dimensioni possono essere chiusi "ripiegando" la linguetta il più strettamente possibile.

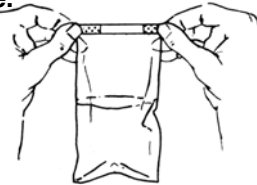

6. Ripiegare le estremità del filo sul sacco per completare la chiusura.

*Nasco*

Fort Atkinson, Wisconsin — Modesto, California

800-558-9595

www.eNasco.com • E-mail info@eNasco.com

Newmarket, Ontario, Canada

800-668-0600

B01089WA-Italian  
RV 4-06