




HOJA DE INSTRUCCIONES PARA
LAS BOLSAS DE MUESTRA **WHIRL-PAK®**

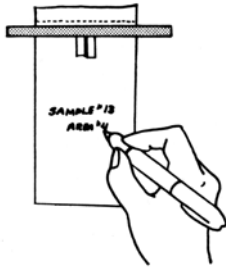


1. Etiquete la bolsa con información de la muestra, si es necesario.

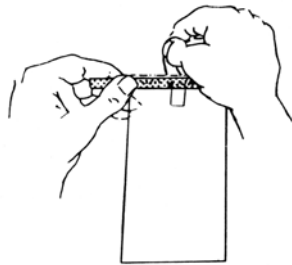


2. Rompa la parte superior de la bolsa a lo largo de la perforación.

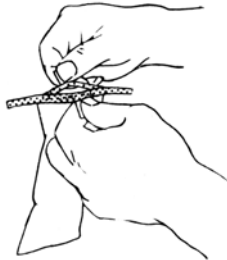


3. Use las lengüetas en cada lado para abrir la bolsa. Algunas veces, jalar ligeramente de la parte inferior de la bolsa, ayuda a que se abra completamente.

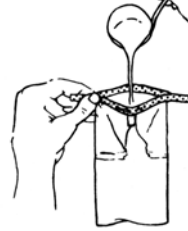

4. Ponga la muestra, líquida o sólida, dentro de la bolsa. Deje suficiente espacio en la parte de arriba para cerrar y mezclar, si fuera necesario.

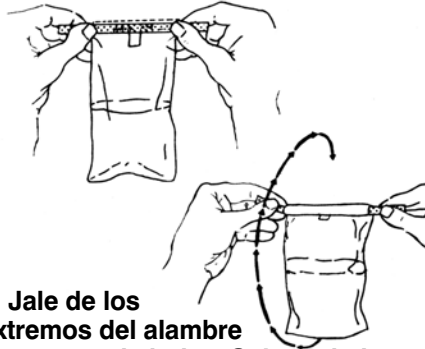

5. Jale de los extremos del alambre para cerrar la bolsa. Sujutando la bolsa por los extremos de los alambres, voltee la bolsa tres revoluciones completas sobre sí misma, para crear un sello a prueba de derrames. Las bolsas más grandes se pueden cerrar "plegando" la lengüeta sobre sí misma, de forma tan ajustada como sea posible.

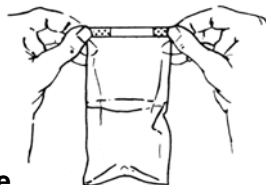

6. Doble los extremos del alambre sobre la bolsa para completar el cierre.

Nasco

Fort Atkinson, Wisconsin — Modesto, California

800-558-9595

www.eNasco.com • E-mail info@eNasco.com

Newmarket, Ontario, Canada

800-668-0600

B01089WA-Spanish
RV 4-06